

Kalibracja wewnętrzna wag AL224N

Waga co jakiś czas automatycznie uruchamia proces kalibracji wewnętrznej. Istnieje również możliwość wywołania kalibracji wewnętrznej wg potrzeb.

Aby włączyć kalibrację wewnętrzną należy:

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk CAL. Na wyświetlaczu pojawi się masa odważnika.
2. Wcisnąć przycisk MENU. Pojawi się komunikat CAL-IN.
3. Kalibracja wewnętrzna rozpoczęta. Po zakończeniu waga wróci do trybu ważenia.